

# バイオシェーカー BR-40L 使用方法

## ＜ノーマルモード＞

Powerで電源を入れる。

SET/MEASボタンを押し、温度計のLEDを点灯させる。

上下矢印で温度を設定する。

(設定は-20℃～80℃までできますが、そこまで制御できるかは不明)

SET/MEASボタンを押し、温度計のLEDを消灯させる。

モードをNORMALにする。

スピードのつまみを一番左(最少)にする。

シェーカーに容器をセットし、SHAKERボタンをONにする。

スピードつまみを右に回していき、好みのスピードにする。

止める時はSHAKERボタンをOFFにする。

サンプルを取り出し、PowerをOFFにする。

## ＜振とう部動作切り換え＞

トレイ部分の下のレバーを横に動かすと

旋回-往復の動きを変えることができる。

(上の台と下の台の位置が一致したところで動くようです。)

写真を参考にしてください。



## ＜タイマーモード＞

(マニュアルが無いので、正確な動作モードは分かりません)

正面パネル左側の蓋を開け、TIMER部をセットする。

一番左のアルファベット...動作モード(温度の動きは不明)

A...n分待つON

B...n分ON<->n分OFFの繰り返し

C...n分ON後OFF

F...n分待つn分ON後OFF

(n分は下記単位の変更で秒や時にも変わります)

一番左...時間の単位

上記を参考に動作モードと時間を設定する。

動作モードをTIMERにする。

SHAKERをONにすると指定動作を開始する。