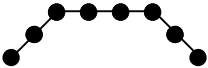


**必ず内線7472で予約をしてから使用して下さい**

## 日立 SCP85H型超遠心機使用法

1. 試料のバランスをとり、対称にローターにセットします。  
(バランスをとるときは、キャップやバケットの重さも含めます。)
2. 本体ブレーカーをONにする。(本体正面)
3. ドアをスライドさせて開け、軸に負担がかからないように垂直にローターをセットする。ドアを閉める。
4. MODE押し、NORMALにする。(右図の形)
5. 運転条件を設定する。  
SETTING PARAMに続けてTEMPを押し、数値入力後SETを押し。  
SPEEDも同様にセットする。  
時間のセット方法は2種類あります。  
TIMEの場所に入力すると加速時間を含んだ 運転時間になります。  
加速時間を含まない運転時間を入力するときは、RUNの場所に入力します。  
(分)で入力するときは M ボタンを押して数値入力します。  
ACCEL, DECELは0rpm～最高回転数までにかかる時間(分)を入力します。
6. R.PUMPを押すと自動的に真空ポンプと冷凍機が入ります。  
(R.PUMP, REFRIG点灯)  
AUTO STARTを押すとスタートします。  
途中、ある程度の真空になるまで低回転で待機しますが、異常ではありません。
7. 高真空になると設定回転数まで再加速を始めます。
8. 指定時間が経過すると自動で停止します。
9. 止まっているのを確認してR.PUMPを押します。(エアーが入ります)
10. エアーの音が止まったらドアをスライドさせてローターを取り出します。
11. 本体ブレーカーをOFFにする。

使用後は使用ノートの記入をお願いします。

又、使ったローター、バケット、キャップ等は蒸留水で洗って下さい。